

|                                                                                   |                                                                                  |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DAFTAR</b><br>Batas Waktu Penyimpanan Media dan Alat<br>Setelah Disterilisasi | No : DPM005                                                                                 |
|                                                                                   |                                                                                  | Revisi : 02                                                                                 |
|                                                                                   |                                                                                  | Berlaku : 12 NOV 2019                                                                       |
|                                                                                   |                                                                                  | Paraf :  |

### 1. Tujuan

Daftar ini disusun sebagai panduan dalam menentukan batas waktu penyimpanan media dan alat setelah disterilisasi

### 2. Cakupan

Daftar ini berlaku untuk media dan alat yang telah disterilisasi di laboratorium mikrobiologi.

### 3. Penanggung Jawab

3.1 Pelaksana daftar ini adalah Analis Pengujian Mikrobiologi

3.2 Penanggung jawab daftar ini adalah Supervisor dan Asman Pengujian Mikrobiologi dan IPC

### 4. Daftar

#### 4.1 Media Cair

| Nama Media | Kondisi Penyimpanan |                         |           | Batas Waktu Penyimpanan |
|------------|---------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|
|            | Lokasi              | Wadah                   | Suhu (°C) |                         |
| RVSEB      | Kelas D             | Tabung bertutup alufoil | 16 - 27   | 6 Bulan                 |
| MCB        | Kelas D             | Tabung tutup ulir       | 16 - 27   | 3 Bulan                 |
| ALB        | Kelas D             | Botol tutup ulir        | 16 - 27   | 3 Bulan                 |
| TSB        | Kelas D             | Botol tutup ulir        | 16 - 27   | 3 Bulan                 |
| FTM        | Kelas D             | Tabung tutup ulir       | 16 - 27   | 1 Bulan                 |
| BGBB       | Kelas D             | Tabung tutup ulir       | 16 - 27   | 3 Bulan                 |
| BHIB       | Kelas D             | Tabung tutup ulir       | 16 - 27   | 3 Bulan                 |

#### 4.2 Media Padat

| Nama Media | Kondisi Penyimpanan |                  |           | Batas Waktu Penyimpanan |
|------------|---------------------|------------------|-----------|-------------------------|
|            | Lokasi              | Wadah            | Suhu (°C) |                         |
| EMBA       | Cooler              | Cawan Petri      | 2-8       | 2 bulan                 |
| CA         | Cooler              | Cawan Petri      | 2-8       | 2 bulan                 |
| MSA        | Cooler              | Cawan Petri      | 2-8       | 2 bulan                 |
| MCA        | Cooler              | Cawan Petri      | 2-8       | 2 bulan                 |
| XLD Medium | Cooler              | Cawan Petri      | 2-8       | 2 bulan                 |
| AM 1       | Kelas D             | Botol tutup ulir | 16 - 27   | 6 bulan                 |
| AM 2       | Kelas D             | Botol tutup ulir | 16 - 27   | 6 bulan                 |
| AM 10      | Kelas D             | Botol tutup ulir | 16 - 27   | 6 bulan                 |
| AM 11      | Kelas D             | Botol tutup ulir | 16 - 27   | 6 bulan                 |

|                                                                                   |                                                                                  |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DAFTAR</b><br>Batas Waktu Penyimpanan Media dan Alat<br>Setelah Disterilisasi | No : DPM005                                                                                 |
|                                                                                   |                                                                                  | Revisi : 02                                                                                 |
|                                                                                   |                                                                                  | Berlaku : 12 NOV 2019                                                                       |
|                                                                                   |                                                                                  | Paraf :  |

|         |         |                  |         |         |
|---------|---------|------------------|---------|---------|
| PDA     | Kelas D | Botol tutup ulir | 16 - 27 | 6 bulan |
| TSA     | Kelas D | Botol tutup ulir | 16 - 27 | 6 bulan |
| TSA+    | Kelas D | Botol tutup ulir | 16 - 27 | 6 bulan |
| R2 Agar | Kelas D | Botol tutup ulir | 16 - 27 | 6 bulan |

#### 4.3 Peralatan yang Telah Disterilisasi

Untuk peralatan yang telah disterilisasi dapat digunakan tidak lebih dari 14 hari setelah tanggal sterilisasi dan lakukan sterilisasi ulang apabila telah melewati masa daluwarnanya

#### 5. Pustaka

- 5.1 Studi Penentuan Batas Waktu Penyimpanan Media Siap Pakai dan Peralatan Steril Untuk Pengujian di Laboratorium Mikrobiologi

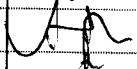
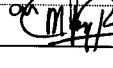
#### 6. Catatan Perubahan

Daftar ini merupakan revisi daftar No. DPM005 dengan perubahan pada batas waktu penyimpanan media

#### 7. Distribusi

- 8.1 Laboratorium Mikrobiologi Bidang Pengawasan Mutu  
 8.2 Asman Pengujian Mikrobiologi dan IPC

#### 8. Pengesahan

| Keterangan     | Jabatan                              | Kode Bidang | Tanda tangan                                                                          | Tanggal     |
|----------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Disusun oleh   | Supervisor Pengujian Mikrobiologi    | AM          |  | 12 NOV 2019 |
| Diperiksa oleh | Asman Pengujian Mikrobiologi dan IPC | AM          |  | 12 NOV 2019 |
| Disetujui oleh | Manajer Pengawasan Mutu              | AM          |  | 12 NOV 2019 |
|                | Manajer Pemastian Mutu               | PM          |  | 12 NOV 2019 |