

 indofarma	PROTAP Cara Pembersihan Simplisia Washing Bem	No : PHPPM052
		Revisi : 04
		Berlaku : 20 JUN 2023
		Paraf : 

1. Tujuan

Agar peralatan dalam keadaan bersih, siap pakai dan bebas dari kontaminasi produk sebelumnya.

2. Cakupan

Protap ini berlaku untuk pembersihan simplisia washing bem di Produksi Herbal.

3. Penanggung Jawab

- 3.1 Penanggung jawab untuk melatih dan mengevaluasi pelaksanaan protap ini adalah Supervisor Produksi Herbal.
- 3.2 Penanggung jawab untuk melaksanakan protap ini adalah operator.

4. Bahan /Alat

- 4.1 DW (Drinking Water)
- 4.2 Lap Basah
- 4.3 Lap Kering Bersih

5. Prosedur

- 5.1 Pastikan terdapat label status kebersihan dengan kolom 'kotor' terisi.
- 5.2 Buka valve di bagian bawah bak pencucian.
- 5.3 Biarkan air kotor mengalir melalui valve yang sudah terbuka.
- 5.4 Angkat saringan yang terdapat di dalam simplisia washing bem, cuci saringan tersebut menggunakan DW dan lap basah lalu keringkan dengan lap kering.
- 5.5 Siram simplisia washing bem menggunakan DW hingga kotoran-kotoran yang masih terdapat dalam mesin dapat terdorong keluar.
- 5.6 Bersihkan simplisia washing bem menggunakan lap basah sampai tidak ada kotoran yang menempel.
- 5.7 Bilas simplisia washing bem menggunakan DW.
- 5.8 Keringkan simplisia washing bem menggunakan lap kering.
- 5.9 Pasang kembali saringan di dalam simplisia washing bem.
- 5.10 Biarkan simplisia washing bem sampai benar-benar kering kemudian tutup kembali valve yang terdapat di bagian bawah.
- 5.11 Catat aktifitas pembersihan peralatan pada logbook.
- 5.12 Tulis status kebersihan peralatan pada kolom "pembersihan" dan "bersih" sesuai dengan ketentuan umum penanganan label produksi.
- 5.13 Apabila mesin/peralatan tercemar dengan bahan najis atau digunakan untuk produksi produk tidak halal, lakukan pembersihan sesuai ketentuan umum XHP001. Dan mesin/alat tersebut tidak boleh digunakan lagi untuk produk yang tidak halal

6. Pustaka

HAS23000

7. Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	09 Feb 2015	Protap terbitan pertama
01	29 Okt 2018	Pada format dokumen mengikuti ketentuan penyusunan dokumen No. XQS011

 indofarma	PROTAP Cara Pembersihan Simplisia Washing Bem	No : PHPPM052
		Revisi : 04
		Berlaku : 20 JUN 2023
		Paraf : 

02	04 Mar 2019	1. Pada format dokumen mengikuti ketentuan penyusunan dokumen No. XQS011 2. Perubahan Prosedur pada point : 5.1, 5.11, 5.12, 5.13 3. Perubahan Pustaka
03	24 Mar 2021	Pada cakupan, penanggung jawab, tinjauan ulang, distribusi, pengesahan dan tinjauan
04	20 JUN 2023	Pada cakupan, penanggung jawab, tinjauan ulang, distribusi, pengesahan dan tinjauan

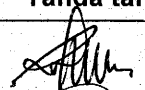
8 Tinjauan Ulang

Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun atau kurang (jika perlu) oleh Manajer Produksi dan Manajer Pemastian Mutu

9 Distribusi

Secara umum salinan protap ini di distribusikan ke Produksi *Herbal*.

10 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Produksi	PR		20 JUN 2023
Diperiksa oleh	Asman Produksi	PR		20 JUN 2023
Disetujui oleh	Manajer Produksi	PR		20 JUN 2023
	Manajer Pemastian Mutu	PM		20 JUN 2023

11 Tinjauan

No	Peninjau	Tgl Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1	Manajer Produksi			
	Manajer Pemastian Mutu			
2	Manajer Produksi			
	Manajer Pemastian Mutu			