

 indofarma	PROTAP Cara Pembersihan Alat Uji Waktu Hancur Erweka	No : PPPC040
		Revisi : 02
		Berlaku : 15 MAR 2021
		Paraf : 

1 Tujuan

Agar alat dalam keadaan bersih, bebas kontaminasi, terawat dan siap digunakan.

2 Cakupan

Protap ini berlaku untuk membersihkan Alat Uji Waktu Hancur *Erweka* di Lab. Pengujian Fisik IPC

3 Penanggung Jawab

Penanggung jawab protap ini adalah Supervisor IPC dan Asman Pengujian Mikrobiologi & IPC.

4 Bahan dan Alat

- 4.1. DW (*Drinking Water*)
- 4.2. DIW (*Deionized Water*)
- 4.3. Alkohol 70%
- 4.4. Kain majong / kain lap bersih

5 Prosedur

- 5.1. Pastikan alat tidak ada hubungan dengan aliran listrik.
- 5.2. Cuci basket & *beaker glass* dengan DW di wastafel, dan isi kembali dengan DIW / media uji ± 700 ml.
- 5.3. Keluarkan air dalam *chamber* jika sudah keruh; kemudian bersihkan bagian dalam *chamber* dengan DW, dan isi kembali dengan air DIW hingga tanda batas.
- 5.4. Bersihkan bagian luar alat dan bagian luar *chamber* dengan kain majong yang dibasahi air (atau alkohol 70% jika perlu) untuk menghilangkan kotoran.
- 5.5. Buang majong bekas alkohol 70% pada wadah limbah padat B3.
- 5.6. Alat siap untuk digunakan.
- 5.7. Catat proses pembersihan pada *Log Book*.

6 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	27 FEB 2017	1. Merupakan protap terbitan pertama
01	12 APR 2019	1. Perubahan pada <i>header</i> dan logo perusahaan 2. Perubahan prosedur pada point : 5.2 Tidak perlu dibilas lagi dengan DIW 5.3 Perubahan narasi lebih detail 5.4 Dilap dengan air atau alkohol 70% jika diperlukan saja.
02	15 MAR 2021	1. Perubahan jabatan Asman IPC & Pengujian Produk menjadi Asman Pengujian Mikrobiologi & IPC

8 Tinjauan ulang

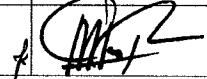
Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun sekali atau kurang jika diperlukan oleh Manajer Pengawasan Mutu dan Manajer Pemastian Mutu.

 indofarma	PROTAP Cara Pembersihan Alat Uji Waktu Hancur Erweka	No : PPPC040
		Revisi : 02
		Berlaku : 15 MAR 2021
		Paraf : 

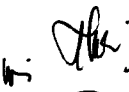
9 Distribusi

Bidang Pengawasan Mutu

10 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor IPC	AM		12 MAR 2021
Diperiksa oleh	Asman Pengujian Mikrobiologi dan IPC	AM		12 MAR 2021
Disetujui oleh	Manajer Pengawasan Mutu	AM		12 MAR 2021
	Manajer Pemastian Mutu	PM		12 mar 2021

11 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1	Manajer Pengawasan Mutu	08 Mar 2023		Protap masih sesuai
	Manajer Pemastian Mutu	08 mar 2023		masih sesuai
2	Manajer Pengawasan Mutu			
	Manajer Pemastian Mutu			