

	PROTAP Cara Pembersihan Mesin <i>Visual Inspection</i> <i>Brevetti A30</i>	No : PST2C001
		Revisi : 01
		Berlaku : 25 MAR 2021
		Paraf : 

1 Tujuan

Protap ini disusun untuk menjelaskan cara Pembersihan Mesin *Visual Inspection Brevetti A30* secara benar agar mesin dalam keadaan bersih dan bebas dari kontaminasi produk / bets sebelumnya sehingga siap digunakan dan menghasilkan produk yang memenuhi syarat spesifikasi.

2 Cakupan

Protap ini berlaku untuk Pembersihan Mesin *Visual Inspection Brevetti A30* pada Sub Seksi Pengemasan Seksi Produksi Steril Bidang Produksi

3 Penanggung jawab

Penanggung jawab protap ini adalah Supervisor Produksi Steril dan Asisten Manajer Produksi Steril

4 Bahan dan Alat

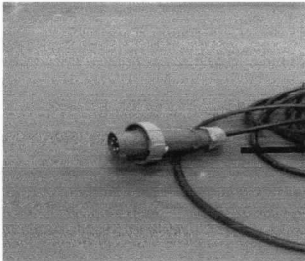
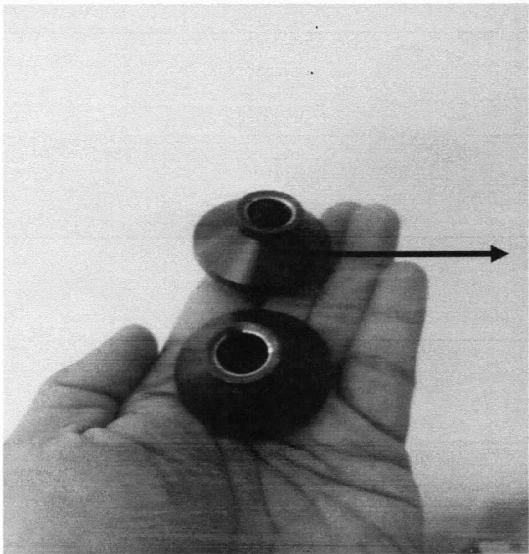
- 4.1 Kain Lap
- 4.2 Alkohol 70 %
- 4.3 *Vaccum Cleaner*

5 Prosedur

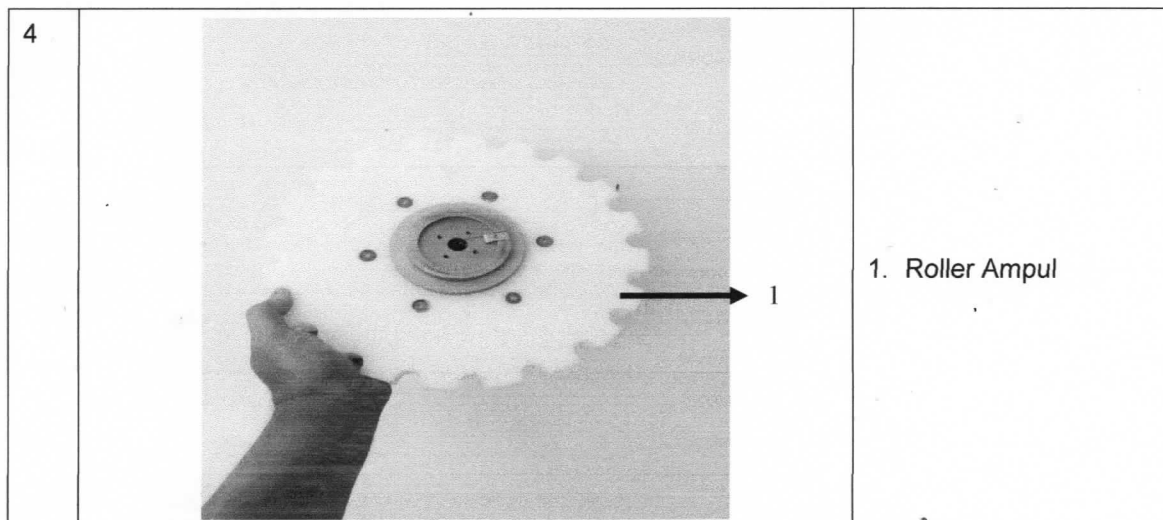
- 5.1 Pastikan terdapat label status kebersihan dengan status "Kotor" terisi.
- 5.2 Pastikan mesin kondisi mati dan steker tidak terhubung ke stop kontak
- 5.3 Pastikan sudah tidak ada produk / ampul dari bets atau item sebelumnya
- 5.4 Bersihkan *conveyor* mesin dan bagian-bagian mesin dari pecahan-pecahan ampul (beling) menggunakan *vaccum cleaner*
- 5.5 Lap bagian *conveyor*, bagian luar badan mesin, bagian dalam badan mesin dan part-part pada mesin menggunakan lap karet yang telah dibasahi alkohol 70%
- 5.6 Lepaskan part mesin yaitu : Roller Ampul dan dudukan ampul dari mesin
- 5.7 Kemudian bersihkan Roller ampul dan dudukan ampul menggunakan lap karet yang telah dibasahi alkohol 70%.
- 5.8 Isi label status kebersihan pada kolom "Pembersihan"
- 5.9 Lakukan pemeriksaan hasil pembersihan :
 - 5.9.1 Periksa hasil pembersihan secara teliti satu per satu bagian yang telah dibersihkan dengan cara mengusapkan kain lap bersih pada permukaan benda yang diperiksa, hasil pemeriksaan harus menunjukkan kain lap tersebut tetap bersih dan kering.
 - 5.9.2 Jika hasil pembersihan memenuhi persyaratan, isi label statu kebersihan pada kolom bersih.
 - 5.9.3 Jika hasil pembersihan tidak memenuhi persyaratan, maka kegiatan pembersihan mesin harus diulang.
- 5.10 Dokumentasikan pelaksanaan pembersihan mesin dalam Log Book.

 indofarma	PROTAP Cara Pembersihan Mesin <i>Visual Inspection</i> <i>Brevetti A30</i>	No : PST2C001
		Revisi : 01
		Berlaku : 25 MAR 2021
		Paraf : 

5.11 Gambar mesin

No.	Gambar Bagian mesin	Nama Bagian Mesin
1		1 Steker Kabel mesin
2		Mesin Visual Brevetti A30
3		1 Dudukan Ampul

	PROTAP Cara Pembersihan Mesin <i>Visual Inspection</i> <i>Brevetti A30</i>	No : PST2C001
		Revisi : 01
		Berlaku : 25 MAR 2021
		Paraf : 



6 Tindak Lanjut

Apabila terjadi penyimpangan pada saat pembersihan mesin *Visual Inspection Brevetti A30* agar segera dilaporkan kepada Penanggung jawab Protap ini.

7 Lampiran

-

8 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	25 Jun 2018	Terbitan pertama
01	25 MAR 2021	Perubahan format dokumen dan logo perusahaan

9 Tinjauan Ulang

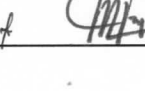
Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun atau kurang (jika perlu) oleh Manajer Produksi dan Manajer Pemastian Mutu.

10 Distribusi

Secara umum salinan protap ini didistribusikan ke :

10.1 Bidang Produksi

11 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Produksi Steril	PR		24 Mar 2021
Diperiksa oleh	Asman Produksi Steril	PR		24 Mar 2021
Disetujui oleh	Manajer Produksi	PR		24 Mar 2021
	Manajer Pemastian Mutu	PM		25 Mar 2021

 indofarma	PROTAP Cara Pembersihan Mesin <i>Visual Inspection</i> <i>Brevetti A30</i>	No : PST2C001
		Revisi : 01
		Berlaku : 25 MAR 2021
		Paraf : 

11 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1.	Manajer Produksi	25.03.2023		Protap masih sesuai
	Manajer Pemastian Mutu	31 mar 2023		masih sesuai
2.	Manajer Produksi			
	Manajer Pemastian Mutu			