

 indofarma	PROTAP Cara Pemeliharaan Mesin <i>Tablet Press Gylongli GL-145A</i>	No : PTPLBP08
		Revisi : 02
		Berlaku : 15 MAR 2021
		Paraf : 

1 Tujuan

Protap ini disusun sebagai panduan dalam melaksanakan pemeliharaan mesin *Tablet Press* merek *Gylongli GL-145 A* sehingga pemeliharaan dapat dilakukan dengan benar, efektif dan efisien.

2 Cakupan

Protap ini berlaku untuk cara pemeliharaan mesin *Tablet Press* merek *Gylongli GL-145 A* dengan nomor fasilitas TBPLB-04 yang ada di PT Indofarma.

3 Penanggung Jawab

Penanggung jawab Protap ini adalah Asman Pemeliharaan.

4 Prosedur

4.1 Pemeliharaan 2 mingguan :

- 4.1.1 Periksa sistem bobot
- 4.1.2 Periksa *Worm Gear*
- 4.1.3 Periksa *Scraper / Peres* dan *Cam*
- 4.1.4 Periksa filter udara
- 4.1.5 Periksa sistem pelumasan
- 4.1.6 Periksa *Level* oli *Sirkulasi*, tambah jika oli berada dibawah garis *Level*
- 4.1.7 Periksa *Level* oli *Gear Box* utama, tambah jika oli berada dibawah garis *Level*

4.2 Pemeliharaan 4 mingguan :

- 4.2.1 Periksa kondisi *Timing Belt*
- 4.2.2 Periksa semua sistem *Over Load*
- 4.2.3 Pelumasan *As Coupling*
- 4.2.4 Periksa kondisi *As Press/Roll*
- 4.2.5 Bersihkan komponen *Electrik, Touch Screen*, komponen listrik dan *PLC*
- 4.2.6 Periksa *Waste Oil* pada *Waste Oil Tank*, bersihkan jika perlu

4.3 Pemeliharaan 24 mingguan :

- 4.3.1 Penggantian oli *Gear Box* utama
- 4.3.2 Bersihkan filter pompa oli sirkulasi
- 4.3.3 Penggantian oli sirkulasi
- 4.3.4 Periksa secara visual terhadap kondisi fisik mesin (karat dll) dan instalasi mesin

4.4 Catat seluruh hasil kegiatan pemeliharaan pada *Work Order Preventive Maintenance (WOPM)*

4.5 Catat tanggal, jam dan No WOPM pada *Log Book* Mesin

5 Tindak Lanjut

- 5.1 Lakukan perbaikan jika ditemukan kerusakan yang dapat langsung diperbaiki tanpa memerlukan penggantian *Sparepart*.
- 5.2 Ajukan *Work Order (WO)* dengan mencantumkan no. WOPM jika :
Ditemukan adanya indikasi kerusakan atau kerusakan yang memerlukan penggantian *Sparepart* atau jasa luar.

6 Lampiran

- 6.1 Formulir *Work Order Preventive Maintenance (WOPM)*
- 6.2 Formulir *Work Order (WO)*

 indofarma	PROTAP Cara Pemeliharaan Mesin Tablet Press Gylongli GL-145A	No : PTPLBP08
		Revisi : 02
		Berlaku : 15 MAR 2021
		Paraf : 

7 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	05 Jan 2015	1. Protap ini merupakan terbitan pertamakali
01	18 Feb 2019	1. Perubahan format kepala dokumen menyesuaikan logo baru Indofarma
02	15 MAR 2021	2. Pada prosedur pemeliharaan 24 mingguan menambahkan point 4.3.4. Periksa secara visual terhadap kondisi fisik mesin (karat dll) dan instalasi mesin

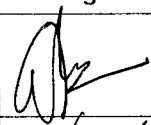
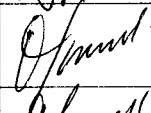
8 Tinjauan Ulang

Peninjauan ulang protap ini akan dilakukan minimal sekali dalam 2 tahun atau kurang oleh Manajer Teknik dan Pemeliharaan dan Manajer Pemastian Mutu.

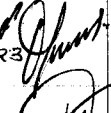
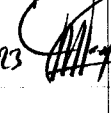
9 Distribusi

Secara umum salinan protap ini didistribusikan ke : Bidang Teknik dan Pemeliharaan.

10 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Pemeliharaan Mesin & Fasilitas Lantai I (Solid I), Pengemasan, Salep Syrup Serbuk dan Formulasi Litbang	TP		05 Mar 2021
Diperiksa oleh	Asman Pemeliharaan	TP		05 Mar 2021
Disetujui oleh	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	TP		05 Mar 2021
	Manajer Pemastian Mutu	PM		05 Mar 2021

11 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1.	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	17 Mar 2023		protap ini masih berlaku masih sesuai
	Manajer Pemastian Mutu	27 Mar 2023		
2.	Manajer Teknik dan Pemeliharaan			
	Manajer Pemastian Mutu			

