

 indofarma	PROTAP Cara Pemeliharaan <i>Autoclave</i> merk <i>Olsa</i>	No : PTPP2304
		Revisi : 03
		Berlaku : 15 MAR 2021
		Paraf : 

1 Tujuan

Protap ini disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan pemeliharaan *Autoclave* merek *Olsa*, sehingga pemeliharaan dapat dilakukan dengan benar, efektif dan efisien.

2 Cakupan

Protap ini berlaku untuk cara pemeliharaan *Autoclave*, Merek *Olsa* di Gedung Produksi Steril.

3 Penanggung Jawab

Penanggung jawab Protap ini adalah Asman Pemeliharaan.

4 Prosedur

4.1 Pemeliharaan 8 mingguan :

4.1.1 Periksa fungsi kerja peralatan *Electric*

- 4.1.1.1 Periksa fungsi kerja *Control Panel*
- 4.1.1.2 Periksa fungsi kerja *Thermocontrol*
- 4.1.1.3 Periksa fungsi kerja *Thermocouple*
- 4.1.1.4 Periksa fungsi kerja *Thermo Recorder*
- 4.1.1.5 Periksa fungsi kerja *Timer*
- 4.1.1.6 Periksa fungsi kerja *Solenoid Valve*
- 4.1.1.7 Periksa fungsi kerja *Motor Vacuum*

4.1.2 Periksa kondisi peralatan *Pneumatic*

- 4.1.2.1 Periksa kondisi air *Regulator* bersihkan dari kotoran dan air
- 4.1.2.2 Periksa kondisi selang dan cubing *Pneumatic* dari kebocoran ganti jika diperlukan
- 4.1.2.3 Periksa fungsi kerja *Pneumatic Valve*

4.1.3 Periksa kondisi peralatan *Mekanik*

- 4.1.3.1 Periksa fungsi kerja pengunci pintu
- 4.1.3.2 Periksa kondisi *Seal* pintu
- 4.1.3.3 Periksa kondisi body mesin
- 4.1.3.4 Periksa fungsi kerja *Pressure Gauge*
- 4.1.3.5 Periksa fungsi kerja *Vacuum Gauge*
- 4.1.3.6 Periksa kondisi *BSA Valve*
- 4.1.3.7 Periksa kondisi *Ball Valve*
- 4.1.3.8 Periksa kondisi koneksi pipa steam dari kebocoran
- 4.1.3.9 Periksa kondisi koneksi pipa air dari kebocoran

4.2 Pemeliharaan 16 mingguan :

4.2.1 *General Cleaning*

4.2.2 *Service Sistem* pengunci pintu

4.2.3 Beri pelumas dan *Grease* pada *Mekanisme* pintu dan pengunci

4.3 Pemeliharaan 48 mingguan :

4.3.1 Periksa secara visual terhadap kondisi fisik mesin (karat dll) dan instalasi mesin.

4.4 Pemeliharaan 96 Minggu :

4.4.1 *Resertifikasi* oleh Badan Sertifikasi DEPNAKER

4.5 Catat seluruh hasil kegiatan pemeliharaan pada *Work Order Preventive Maintenance (WOPM)*

 indofarma	PROTAP Cara Pemeliharaan Autoclave merk Olsa	No : PTPP2304
		Revisi : 03
		Berlaku : 15 MAR 2021
		Paraf : 

4.6 Catat tanggal, jam dan No WOPM pada Log Book Mesin

5 Tindak Lanjut

- 5.1 Lakukan perbaikan jika ditemukan kerusakan yang dapat langsung diperbaiki tanpa memerlukan penggantian *Sparepart*.
- 5.2 Ajukan *Work Order (WO)* jika :
Ditemukan adanya indikasi kerusakan atau kerusakan yang memerlukan penggantian *Sparepart* atau jasa luar.

6 Lampiran

- 6.1 Formulir *Work Order Preventive Maintenance (WOPM)*
- 6.2 Formulir *Work Order (WO)*

7 Pustaka

- 7.1 *Manual Book Autoclave, Olsa*

8 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
01		1. Perubahan penambahan pada pemeliharaan 8 dan 16 Mingguan
02	22 Jan 2019	1. Penambahan Pada Prosedur Pemeliharaan 96 Mingguan
03	15 MAR 2021	1. Penambahan prosedur pemeliharaan 48 mingguan dengan menambahkan point 4.3.1. Periksa secara visual terhadap kondisi fisik mesin (karat dll) dan instalasi mesin.

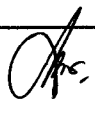
9 Tinjauan Ulang

Peninjauan ulang protap ini akan dilakukan minimal sekali dalam 2 tahun atau kurang oleh Manajer Teknik dan Pemeliharaan dan Manajer Pemasatan Mutu.

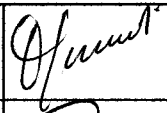
10 Distribusi

Secara umum salinan protap ini didistribusikan ke :
Bidang Teknik dan Pemeliharaan

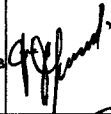
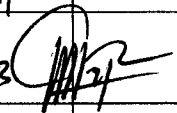
11 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Mesin & Fasilitas Steril, Herbal, Betalactam, Dispensing Lt. I, Printing LBA & Wokrshop	TP		01 Mar 2021
Diperiksa oleh	Asman Pemeliharaan	TP		01 Mar 2021

 indofarma	PROTAP Cara Pemeliharaan Autoclave merk Olsa	No : PTPP2304
		Revisi : 03
		Berlaku : 15 MAR 2021
		Paraf : 

Disetujui oleh	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	TP		01 Mar 2021
	Manajer Pemastian Mutu	PM		01 Mar 2021

12 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1.	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	17 Mar 2023		protap ini masih berlaku
	Manajer Pemastian Mutu	17 Mar 2023		masih sesuai
2.	Manajer Teknik dan Pemeliharaan			
	Manajer Pemastian Mutu			

