

 indofarma	PROTAP Cara Pemeliharaan Mesin <i>Automatic Counting Chi New</i>	No : PTPPHB01
		Revisi : 06
		Berlaku : 10 MAY 2023
		Paraf : 

1 Tujuan

Protap ini disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan pemeliharaan mesin *Automatic Counting* merek *Chi New*, sehingga pemeliharaan dilakukan dengan benar, efektif dan efisien.

2 Cakupan

Protap ini berlaku untuk cara pemeliharaan Mesin *Automatic Counting* merek *Chi New* di Produksi Herbal.

3 Penanggung Jawab

Penanggung jawab Protap ini adalah Asman Pemeliharaan.

4 Prosedur

4.1 Pemeliharaan 4 mingguan :

- 4.1.1 Periksa fungsi tombol power, saklar, *potensio* motor dan vibrator
- 4.1.2 Periksa fungsi *reset*, *controller*, setting sensor beserta perangkat mekaniknya
- 4.1.3 Periksa dan bersihkan komponen elektronik di dalam panel box dengan angin kering
- 4.1.4 Periksa dan berikan *grease* pada *gear*, bagian bawah mesin
- 4.1.5 Periksa bearing pada shaft kaca dan lakukan pelumasan secukupnya.
- 4.1.6 Bersihkan mesin *countainer* box, hoper, kaca, rell pengarah obat dengan menggunakan alkohol

4.2 Pemeliharaan 24 mingguan

- 4.2.1 Periksa secara visual terhadap kondisi fisik mesin (karat dll) dan instalasi mesin

4.3 Catat seluruh hasil kegiatan pemeliharaan pada *Work Order Preventive Maintenance (WOPM)*

5 Tindak Lanjut

- 5.1 Lakukan perbaikan jika ditemukan kerusakan yang dapat langsung diperbaiki tanpa memerlukan penggantian *Sparepart*.
- 5.2 Ajukan *Work Order (WO)* jika :
 - 5.2.1 Ditemukan adanya indikasi kerusakan atau kerusakan yang memerlukan penggantian *Sparepart* atau jasa luar.
 - 5.2.2 Diperlukan penggantian/penambahan oli.

6 Lampiran

- 1.1 Formulir *Work Order Preventive Maintenance (WOPM)*
- 1.2 Formulir *Work Order (WO)*

 indofarma	PROTAP Cara Pemeliharaan Mesin Automatic Counting Chi New	No : PTPPHB01
		Revisi : 06
		Berlaku: 10 MAY 2023
		Paraf : 

7 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
04.	10 Sep 2018	1. Perubahan merevisi sesuai struktur organisasi baru. 2. Perubahan format kepala dokumen menyesuaikan logo baru Indofarma
05.	30 Nov 2020	1. Penambahan prosedur pemeliharaan 24 mingguan, dengan menambahkan poin 4.2.1. Periksa secara visual terhadap kondisi fisik mesin (karat dll) dan Instalasi mesin
06.	10 MAY 2023	1. Perubahan revisi pada pemeliharaan 4 mingguan poin 4.1.1, poin 4.1.2, poin 4.1.3 2. Penambahan pada pemeliharaan 4 mingguan poin 4.1.5 dan poin 4.1.6

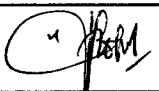
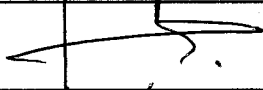
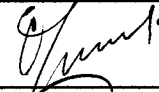
8 Tinjauan Ulang

Peninjauan ulang protap ini dilakukan minimal sekali dalam 2 tahun atau kurang oleh Manajer Teknik dan Pemeliharaan dan Manajer Pemastian Mutu.

9 Distribusi

Secara umum salinan protap ini didistribusikan ke : Bidang Teknik dan Pemeliharaan

10 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Pemeliharaan Mesin Produksi Steril dan Produksi Herbal	TP		24. Okt. 2022
Diperiksa oleh	Asman Pemeliharaan	TP		24. Okt. 2022
Disetujui oleh	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	TP		25. Okt. 2022
	Manajer Pemastian Mutu	PM		10 Mei 2023

 indofarma	PROTAP Cara Pemeliharaan Mesin <i>Automatic Counting Chi New</i>	No : PTPPHB01
		Revisi : 06
		Berlaku : 10 MAY 2023
		Paraf : 

11 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1.	Manajer Teknik dan Pemeliharaan			
	Manajer Pemastian Mutu			
2.	Manajer Teknik dan Pemeliharaan			
	Manajer Pemastian Mutu			

