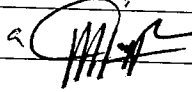


INSTRUKSI KERJA		Nomor : QUC03-P312 Rev 00		 indofarma Member of Biofarma Group
Cara Pengoperasian Incubator Aqua Lytic Thermostate AL 365				
Tgl. Berlaku: 17 SEP 2024	Tgl. Peninjauan: 17 SEP 2027	Paraf: 		

A. PENGESAHAN

Keterangan	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disusun Oleh	Asman Pengujian Mikrobiologi		17 sep 2024
Diperiksa Oleh	Manager Pengujian Produk dan Mikrobiologi		17 sep 2024
Disetujui Oleh	General Manager Quality Control		17 sep 2024
	General Manager Quality Assurance		17 sep 2024

B. TINJAUAN ULANG

No.	Parameter Tinjauan Ulang	Masih Sesuai/ Tidak Sesuai	Deskripsi Ketidaksesuaian
1	GMP terkini ☐ CPOB, CPAKB, CPOTB ☐ ISO 9001 : 2015 ☐ Sistem Jaminan Halal ☐ HACCP ☐ Lainnya, sebutkan:		
2	Persyaratan lain yang relevan Sebutkan :		
3	Kondisi dan proses aktual di area kerja terkait :		
Kesimpulan: Beri tanda √ pada pilihan yang sesuai		☐ Dokumen masih sesuai, tidak perlu revisi ☐ Dokumen sudah tidak sesuai, harus direvisi sebelum jatuh tempo tinjauan ulang berikutnya ☐ Dokumen sudah tidak digunakan	
Ditinjau oleh : General Manager Quality Control		Tanda tangan :	Tanggal :
Disetujui oleh : General Manager Quality Assurance		Tanda tangan :	Tanggal :
Keterangan :			
Tanggal dokumen tidak berlaku :			

INSTRUKSI KERJA		Nomor : QUC03-P312 Rev 00	 indofarma Member of Biofarma Group
Cara Pengoperasian Incubator <i>Aqua Lytic</i> <i>Thermostate AL 365</i>			
Tgl. Berlaku: 17 SEP 2024	Tgl. Peninjauan: 17 SEP 2027	Paraf: 	

1 Tujuan

Agar setiap pemakai menggunakan alat dengan cara yang benar, sehingga dapat mencegah kerusakan akibat salah pengoperasian.

2 Cakupan

Instruksi Kerja ini sebagai panduan untuk mengoperasikan alat Inkubator *Aqua Lytic Thermostate AL 365* yang terdapat di laboratorium pengujian mikrobiologi.

3 Penanggung Jawab

Penanggung jawab Instruksi Kerja ini adalah Asman Pengujian Mikrobiologi.

4 Prosedur

- 4.1 Pastikan Inkubator terkalibrasi
- 4.2 Hubungkan alat dengan arus listrik 220 V.
- 4.3 Buka pintu inkubator
- 4.4 Tekan power ke posisi *ON*, alat akan berfungsi yang ditunjukkan dengan bunyi dari *blower* yang berputar, hingga beberapa saat angka suhu pada *display temperature control* menunjukkan kondisi suhu pada alat tersebut.
- 4.5 Atur suhu yang diinginkan dengan menekan tombol *UP* atau *DOWN* hingga angka pada baris kedua *display temperature control* menunjukkan angka suhu yang diinginkan, tutup pintu inkubator.
- 4.6 Tunggu hingga suhu yang diinginkan stabil yang ditunjukkan dengan angka pada *display temperature control* baris pertama sama dengan baris kedua dengan perbedaan suhu $\pm 0,3$ °C.
- 4.7 Alat siap digunakan.
- 4.8 Bersihkan alat setelah selesai pemakaian dengan cara dilap bagian dalam dan luar alat menggunakan lap bersih yang dibasahi alkohol 70%.

5 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	17 SEP 2024	Instruksi Kerja ini adalah pengganti dokumen Protap Cara Pengoperasian Inkubator <i>Aqua Lytic Thermostate AL 365</i> No. PPM049 dengan perubahan pada format dokumen dan penomoran dokumen.

6 Tinjauan Ulang

Instruksi Kerja ini akan ditinjau ulang setiap 3 tahun sekali atau kurang jika diperlukan oleh General Manager Quality Control dan General Manager Quality Assurance.

7 Distribusi

- 8.1 Laboratorium Mikrobiologi Divisi Quality Control