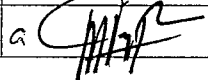


INSTRUKSI KERJA		Nomor : QUC03-P318 Rev 00		 indofarma Member of Biofarma Group
Cara Pengoperasian Refrigerator				
Tgl. Berlaku: 17 SEP 2024	Tgl. Peninjauan: 17 SEP 2027	Paraf: 		

A. PENGESAHAN

Keterangan	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disusun Oleh	Asman Pengujian Mikrobiologi		17 Sep 2024
Diperiksa Oleh	Manager Pengujian Produk dan Mikrobiologi		17 Sep 2024
Disetujui Oleh	General Manager Quality Control		17 Sep 2024
	General Manager Quality Assurance		17 Sep 2024

B. TINJAUAN ULANG

No.	Parameter Tinjauan Ulang	Masih Sesuai/ Tidak Sesuai	Deskripsi Ketidaksesuaian
1	GMP terkini ☐ CPOB, CPAKB, CPOTB ☐ ISO 9001 : 2015 ☐ Sistem Jaminan Halal ☐ HACCP ☐ Lainnya, sebutkan:		
2	Persyaratan lain yang relevan Sebutkan :		
3	Kondisi dan proses aktual diarea kerja terkait :		
Kesimpulan: Beri tanda √ pada pilihan yang sesuai		☐ Dokumen masih sesuai, tidak perlu revisi ☐ Dokumen sudah tidak sesuai, harus direvisi sebelum jatuh tempo tinjauan ulang berikutnya ☐ Dokumen sudah tidak digunakan	
Ditinjau oleh : General Manager Quality Control		Tanda tangan :	Tanggal :
Disetujui oleh : General Manager Quality Assurance		Tanda tangan :	Tanggal :
Keterangan :			
Tanggal dokumen tidak berlaku :			

INSTRUKSI KERJA		Nomor : QUC03-P318 Rev 00	 indofarma Member of Biofarma Group
Cara Pengoperasian <i>Refrigerator</i>			
Tgl. Berlaku: 17 SEP 2024	Tgl. Peninjauan: 17 SEP 2027	Paraf: 	

Paraf:


1 Tujuan

Agar setiap pemakai menggunakan alat dengan cara yang benar, sehingga dapat mencegah kerusakan akibat salah pengoperasian.

2 Cakupan

Instruksi Kerja ini sebagai panduan untuk mengoperasikan alat *Refrigerator* merek *National NR-B22AF*

3 Penanggung Jawab

Penanggung jawab Instruksi Kerja ini adalah Asman Pengujian Mikrobiologi

4 Prosedur

- 4.1 Pastikan alat ukur suhu terkalibrasi.
- 4.1 Hubungkan alat dengan arus listrik 220 V.
- 4.2 Atur suhu menjadi antara 2-8 °C, pada *temperature* kontrol (terdapat pada bagian dalam alat)
- 4.3 Masukkan barang-barang yang akan disimpan setelah suhu mencapai *temperature* yang dikehendaki.
- 4.4 Matikan alat apabila tidak akan digunakan lagi untuk menyimpan dengan cara melepaskan steker dari stop kontak.
- 4.5 Bersihkan alat dengan menggunakan lap bersih dan matikan alat setelah selesai penggunaan.

5 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan.
00	17 SEP 2024	Instruksi Kerja ini adalah pengganti dokumen Protap Cara Pengoperasian <i>Refrigerator</i> No.PPM060 dengan perubahan pada format dokumen dan penomoran dokumen.

6 Tinjauan Ulang

Instruksi Kerja ini akan ditinjau ulang setiap 3 tahun sekali atau kurang jika diperlukan oleh General Manager Quality Control dan General Manager Quality Assurance

7 Distribusi

- 7.1 Laboratorium Mikrobiologi Divisi Quality Control