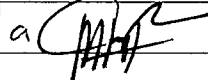


INSTRUKSI KERJA		Nomor : QUC03-P332 Rev 00	 indofarma Member of Biofarma Group
Cara Pengoperasian Zone Reader Readbiotic 02468			
Tgl. Berlaku: 17 SEP 2024	Tgl. Peninjauan: 17 SEP 2027	Paraf: 	

A. PENGESAHAN

Keterangan	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disusun Oleh	Asman Pengujian Mikrobiologi		17 sep 2024
Diperiksa Oleh	Manager Pengujian Produk dan Mikrobiologi		17 sep 2024
Disetujui Oleh	General Manager Quality Control		17 sep 2024
	General Manager Quality Assurance		17 sep 2024

B. TINJAUAN ULANG

No.	Parameter Tinjauan Ulang	Masih Sesuai/ Tidak Sesuai	Deskripsi Ketidaksesuaian
1	GMP terkini ☐ CPOB, CPAKB, CPOTB ☐ ISO 9001 : 2015. ☐ Sistem Jaminan Halal. ☐ HACCP ☐ Lainnya, sebutkan:		
2	Persyaratan lain yang relevan Sebutkan :		
3	Kondisi dan proses aktual diarea kerja terkait :		
Kesimpulan: Beri tanda √ pada pilihan yang sesuai		☐ Dokumen masih sesuai, tidak perlu revisi ☐ Dokumen sudah tidak sesuai, harus direvisi sebelum jatuh tempo tinjauan ulang berikutnya ☐ Dokumen sudah tidak digunakan	
Ditinjau oleh : General Manager Quality Control		Tanda tangan :	Tanggal :
Disetujui oleh : General Manager Quality Assurance		Tanda tangan :	Tanggal :
Keterangan :			
Tanggal dokumen tidak berlaku :			

INSTRUKSI KERJA		Nomor : QUC03-P332 Rev 00		 Member of Biofarma Group
Cara Pengoperasian <i>Zone Reader Readbiotic</i> 02468				
Tgl. Berlaku: 17 SEP 2024	Tgl. Peninjauan: 17 SEP 2027	Paraf: 		

1 Tujuan

Agar setiap pemakai menggunakan cara yang benar, sehingga dapat mencegah kerusakan alat akibat salah pengoperasian.

2 Cakupan

Instruksi Kerja ini sebagai panduan untuk melakukan pengoperasian alat *Zone Reader Readbiotic* 02468.

3 Penanggung Jawab

Penanggung jawab Instruksi Kerja ini adalah Asman Pengujian Mikrobiologi

4 Prosedur

- 4.1 Pastikan alat telah terkalibrasi
- 4.1 Hubungkan steker pada arus listrik 220 V.
- 4.2 Tekan tombol hijau (lampu menyala).
- 4.3 Lakukanlah pengukuran garis tengah *zone* hambatan pertumbuhan pada cawan petri yang diuji.
- 4.4 Setelah selesai tekan kembali tombol hijau (lampu akan padam).
- 4.5 Matikan aliran listrik dengan mencabut steker.
- 4.6 Bersihkan alat setelah selesai pemakaian
- 4.7 Catat penggunaan *Zone Reader Readbiotic* pada *logbook* pemakaian alat *Zone Reader Readbiotic*.

5 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	17 SEP 2024	Instruksi Kerja ini adalah pengganti dokumen Protap Cara Pengoperasian <i>Zone Reader Readbiotic</i> 02468 No.PPM 085 dengan perubahan pada format dokumen dan penomoran dokumen

6 Tinjauan ulang

Instruksi Kerja ini akan ditinjau ulang setiap 3 tahun sekali atau kurang jika diperlukan oleh General Manager Quality Control dan General Manager Quality Assurance.

7 Distribusi

- 7.1 Laboratorium Mikrobiologi Divisi Quality Control